


AquaTest

Agua de piscina

Contenido del Kit

- 1 Botella transparente con tiosulfato sódico para la recogida de muestra
- 1 Botella de color marrón para la recogida de muestra
- 1 Acumulador de frío
- 1 Documento de instrucciones F-1765
- 1 Documento de solicitud de análisis F-1760
- 1 Documento de interpretación de resultados F-1766
- 1 Precinto de seguridad

Instrucciones

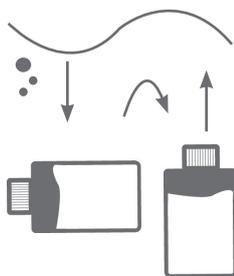

1

Introduzca el acumulador de frío en el congelador un mínimo de 2 horas.


Lávese las manos, y seleccione el punto de muestreo adecuado (suele ser el más alejado de la entrada de agua en la piscina). Destape la botella transparente y sumérgala horizontalmente en la piscina para evitar pérdidas de tiosulfato, aproximadamente 20 cm de profundidad. A continuación póngala en posición vertical hasta que se haya recogido suficiente agua. Vuelva a sumergir de la misma manera la botella marrón hasta llenarla por completo.



3 - 5 °C

2

Conserve las botellas en refrigeración hasta la entrega al Laboratorio.

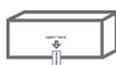

3

Rellene el documento de solicitud de análisis e introdúzcalo junto con las botellas y el acumulador de frío congelado dentro de la caja. Cierre el kit con el precinto de seguridad.



4

Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS, indicando nº de abonado **4331**:

- **Vía teléfono:** 932 139 728
- **Vía web** - Haga clic en “¿Quiere devolver el Kit?”: <http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php>
- Debe enviar el kit en las **24 horas siguientes** a la toma de la muestra.
- El horario de recogida es de **Lunes a Viernes**.



5

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: “laboratorioechevarne.com”. En caso contrario podrá pasar a recogerlos por el Laboratorio a los 8 días.