

# AquaTest

## Agua de piscina

### Contenido del Kit

- 1 Botella transparente con tiosulfato sódico para la recogida de muestra
- 1 Botella de tapón negro para la recogida de muestra
- 1 Acumulador de frío
- 1 Documento de instrucciones F01765
- 1 Documento de solicitud de análisis F01760
- 1 Documento de interpretación de resultados F01766
- 1 Precinto de seguridad

### Instrucciones



1


Introduzca el acumulador de frío en el congelador un mínimo de 2 horas.



2

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 671 341 408)**, en horario de **9 a 14 / 16 a 19 horas**, indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**

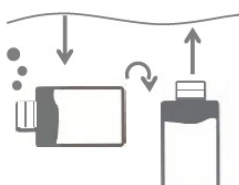

3

Realice el muestreo del agua de la piscina el día de la recogida de MRW:


- Debe llegar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra. Lávese las manos, y seleccione el punto de muestreo adecuado (suele ser el más alejado de la entrada de agua en la piscina). Destape la botella transparente y sumérjala horizontalmente en la piscina para evitar pérdidas de tiosulfato, aproximadamente 20 cm de profundidad. A continuación póngala en posición vertical hasta que se haya recogido suficiente agua. Vuelva a sumergir de la misma manera la botella marrón hasta llenarla por completo.

3 - 5 °C



4

Conserve las botellas en refrigeración hasta el envío.

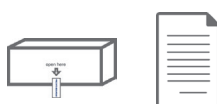

5

Rellene el documento de solicitud de análisis e introdúzcalo junto con las botellas y el acumulador de frío congelado dentro de la caja. Cierre el kit con el precinto de seguridad.



6

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: [laboratorioechevarne.com](http://laboratorioechevarne.com)