

AquaTest

Agua de pozo

Contenido del Kit


- 1 Botella con tapón rojo con tiosulfato sódico para la recogida de muestra
- 1 Botella de color negro para la recogida de muestra
- 1 Toallita con alcohol para desinfectar el grifo
- 1 Juego de guantes
- 1 Acumulador de frío
- 1 Documento de instrucciones F01774
- 1 Documento de solicitud de análisis F01760
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

Instrucciones



1

Introduzca el acumulador de frío en el congelador un mínimo de 2 horas. Colóquese los guantes, abra la toallita con alcohol y desinfecte el exterior del grifo, especialmente la zona de salida del agua. Abra el grifo a máxima potencia durante unos segundos con la finalidad de renovar el contenido de la tubería.

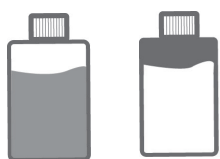

2

Destape la botella transparente y rellénela con agua. No debe rebosar, dejando aproximadamente 1 centímetro de espacio libre. A continuación destape la botella marrón y rellénela completamente. En ambos casos procure no tocar el grifo con el recipiente.



3

Conserve las botellas en refrigeración hasta el envío.



4

Rellene el documento de solicitud de análisis e introdúzcalo junto con las botellas y el acumulador de frío congelado dentro de la caja. Cierre el kit con el precinto de seguridad.



5

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 934 578 866)**, pulsando **nº 9** e indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

- Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
- El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: **Lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.**



6

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: laboratorioechevarne.com