

AquaTest

Agua de piscina

Contenido del Kit

- 1 Botella transparente con tiosulfato sódico para la recogida de muestra
- 1 Botella de tapón negro para la recogida de muestra
- 1 Acumulador de frío
- 1 Documento de instrucciones F01765
- 1 Documento de solicitud de análisis F01760
- 1 Documento de interpretación de resultados F01766
- 1 Precinto de seguridad

Instrucciones




1

Introduzca el acumulador de frío en el congelador un mínimo de 2 horas.



2

Para realizar la devolución del kit, deberá localizar el correo electrónico correspondiente a la entrega del paquete. En dicho correo encontrará un botón con la opción “**Solicitud de recogida**”. Al seleccionarlo, se abrirá un formulario que deberá cumplimentar para activar la devolución de la muestra. Una vez completado el proceso, la empresa de mensajería GLS acudirá a su domicilio para recoger el paquete.

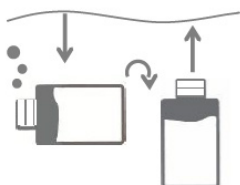

3

Realice el muestreo del agua de la piscina el día de la recogida de GLS:

- Debe llegar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra. Lávese las manos, y seleccione el punto de muestreo adecuado (suele ser el más alejado de la entrada de agua en la piscina). Destape la botella transparente y sumérjala horizontalmente en la piscina para evitar pérdidas de tiosulfato, aproximadamente 20 cm de profundidad. A continuación póngala en posición vertical hasta que se haya recogido suficiente agua. Vuelva a sumergir de la misma manera la botella marrón hasta llenarla por completo.

3 - 5 °C



4

Conserve las botellas en refrigeración hasta el envío.



5

Rellene el documento de solicitud de análisis e introdúzcalo junto con las botellas y el acumulador de frío congelado dentro de la caja. Cierre el kit con el precinto de seguridad.



6

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: laboratorioechevarne.com